

neodisher® F

Détergent poudre faiblement alcalin



Principaux domaines d'utilisation :

Lavage en machine de verrerie et de matériel de laboratoire dans l'industrie cosmétique et pétrolière dans les laboratoires de recherche agroalimentaire et industriel.

Propriétés :

neodisher F, contient des alcalis et des agents dispersants est sans phosphate ni tensio actifs. Élimine les graisses, la paraffine, les résines, les colorants organiques et les traces de stylos.

neodisher F respecte les aciers inoxydables et les métaux précieux. Ne pas utiliser neodisher F sur les alliages légers et mixtes.

Le verre en borosilicate peut subir un traitement avec neodisher F, les verres à base de soude peuvent se troubler au cours de leur utilisation.

Utilisation et dosage :

2 – 5 g/l en autolaveur

S'assurer d'un rinçage complet en machine.

Élimination de graisses, huiles, paraffines et résines :

Lavage : 2 – 5 g/l **neodisher F** à 95° C maximum

Additif : **neodisher EM** pour améliorer la capacité émulsifiante

Neutralisation : 2 ml/l **neodisher N**

Élimination d'oxydes difficilement solubles et de sels métalliques :

Prélavage : 3g/l **neodisher Super**

Lavage : 2 – 5 g/l **neodisher F**

Addition : 1 g/l **neodisher TR 3** pour augmenter le pouvoir complexant.

Neutralisation : 2 – 3 ml/l **neodisher N**

Élimination de résidus de feutre :

Lavage : 5 g/l **neodisher F** à > 80° C

Pour les traces tenaces, maintenir le temps de contact de 3 à 5 minutes.

S'assurer d'un rinçage complet (de préférence avec de l'eau déminéralisée).

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques :

Poids spécifique : 1025 – 1175 g/l

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 2-5 g/l : 12,0 – 13,0

Facteur de titrage : 0,15 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la recommandation européenne :

5-10 % polycarboxylates



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93193 Le Blanc Mesnil Cedex

Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr

Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.

neodisher® F

Détergent poudre faiblement alcalin



Stockage :

Craint l'humidité. Bien refermer le couvercle après utilisation. A l'humidité le produit peut se compacter et perdre de son efficacité.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C – corrosif

Hydroxyde sodium, solide > 5 %

Indications de risques :

R 35 Provoque de graves brûlures.

Consignes de sécurité :

S 22 Ne pas respirer les poussières.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer la fiche technique).

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Seau de 3 kg

FT 4105/2-1
03/03



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93193 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.