

neodisher[®] LA

Détergent alcalin en poudre



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage mécanique de la verrerie et d'ustensiles de laboratoires dans les laboratoires des industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, pétrolières et industriels.

Propriétés :

neodisher LA contient des alcalis ainsi que des émulsionnants et d'agents dispersants. Elimine les huiles, les graisses, les résines, la paraffine et les colorants organiques. Développe une action antimoussante à des températures supérieures à 30° C.

Utilisation et dosage :

Approprié à l'acier inoxydable, aux métaux précieux, aux verres en borosilicate. Les verres à base de soude peuvent se troubler.
Déconseillé pour l'aluminium, l'aluminium anodisé, les alliages légers.

neodisher LA peut être utilisé en toutes duretés de l'eau.

2 – 5 g/l en autolaveur
Elimination de résines, de paraffines, d'huiles, de graisses, d'onguents, de crèmes :

Lavage : 2 - 5 g/l neodisher LA à 60 - 95° C

Neutralisation : 2 ml/l neodisher N

Pour éliminer les résines et autres dépôts résistants :
effectuer un pré-lavage avec neodisher LM 3

Pour les dépôts d'huile, de graisses et de crème :

Lavage : 2 - 5 g/l neodisher LA jusqu'à 95° C

Neutralisation : 2 ml/l neodisher N

Pour accélérer l'action émulsionnante ajouter neodisher EM.

Pour les résidus d'huile ou de graisse froids dans les machines avec arrivée d'eau froide utiliser neodisher Antimousse S

Elimination de colorants organiques tels que les colorants azoïques et cyanogènes :

Lavage : 3 g/l neodisher LA à 95° C maximum

Neutralisation : 2 ml/l neodisher N

S'assurer d'un rinçage complet en machine. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques :

Poids spécifique (20 °C) : 1.075 – 1.125 g/l

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20 °C) 2 – 5 g/l : 12,0 – 12,8

Facteur de titrage : 0,17 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la recommandation européenne :

<5 % polycarboxylates, tensioactifs non ioniques

15 - 30 % phosphates



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.

neodisher[®] LA

Détergent alcalin en poudre



Stockage :

Bien refermer le couvercle après utilisation ! Le produit craint l'humidité et peut perdre de son efficacité.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C – corrosif

Contient de l'hydroxyde de sodium, silicates disodique

Indication de risques :

R 35 Provoque de graves brûlures.

R37 Irritant pour les voies respiratoires

Consignes de sécurité :

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 36/37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE. Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Carton de 4 seaux de 3 kg

FT 4106/2-1
03/03



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.