

neodisher® UW

Détergent alcalin moyen poudre sans phosphates



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage en machine de la verrerie de laboratoire des eaux, des instituts de sérologie et l'industrie des phosphates.

Propriétés :

neodisher UW est un détergent alcalin moyen qui protège le matériel et a une très bonne efficacité détergente sur les souillures minérales et organiques. Il peut être utilisé pour le matériel et la verrerie usuelle de laboratoire. Sans phosphate.

Utilisation et dosage :

Le taux de PO_2O_5 est inférieur à 50 ppm PO_2O_5 dans le concentré. neodisher UW s'utilise en toute dureté d'eau.

3 – 5 g/l

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires utilisée en recherche en sérologie et les déterminations d'enzymes :

Prélavage : sans additif

Lavage : 3 - 5 g/l neodisher UW

Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z

Rinçage : premiers cycles en eau douce, le dernier avec de l'eau déminéralisée.

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires dans l'industrie des phosphates :

Prélavage : neodisher Super ou sans additif

Lavage : 3 - 5 g/l neodisher UW

Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z

Rinçage : plusieurs cycles et pour finir, en eau déminéralisée.

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires utilisée pour les analyses des eaux et des eaux usées (par exemple usines hydrauliques) :

Prélavage : sans additif

Lavage : 3 - 5 g/l neodisher UW

Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z

S'il est absolument nécessaire que la surface de la verrerie soit libre de tout phosphate vérifier l'absence de phosphate dans l'eau utilisée.

S'assurer d'un rinçage complet en machine (de préférence avec de l'eau déminéralisée) Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau. Ne pas mélanger avec d'autres produits

Données techniques :

Poids spécifique : 1005-1055 g/l

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 3-5 g/l : 10,9 – 11,7

Facteur de titrage : 0,32 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la recommandation européenne :

<5 % de tensioactifs non ioniques

5-15% d'agent de blanchiment à base d'oxygène (Perborate)

15-30% NTA



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.

neodisher® UW

Détergent alcalin moyen poudre sans phosphates



Stockage :

Bien refermer le couvercle après utilisation. A l'humidité le produit peut se compacter et perdre de son efficacité.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C- corrosif

Indications de risques :

R34 Provoque des brûlures

Consignes de sécurité :

S22 Ne pas respirer les poussières

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil des yeux/du visage appropriés

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer la fiche technique).

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Seau de 10 KG

FT 4109/2-1
03/03



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.